


高品質ウエハー開発の駆動力



RAMANdrive
Wafer Analyzer

大口徑ウエハー 300mmウエハース

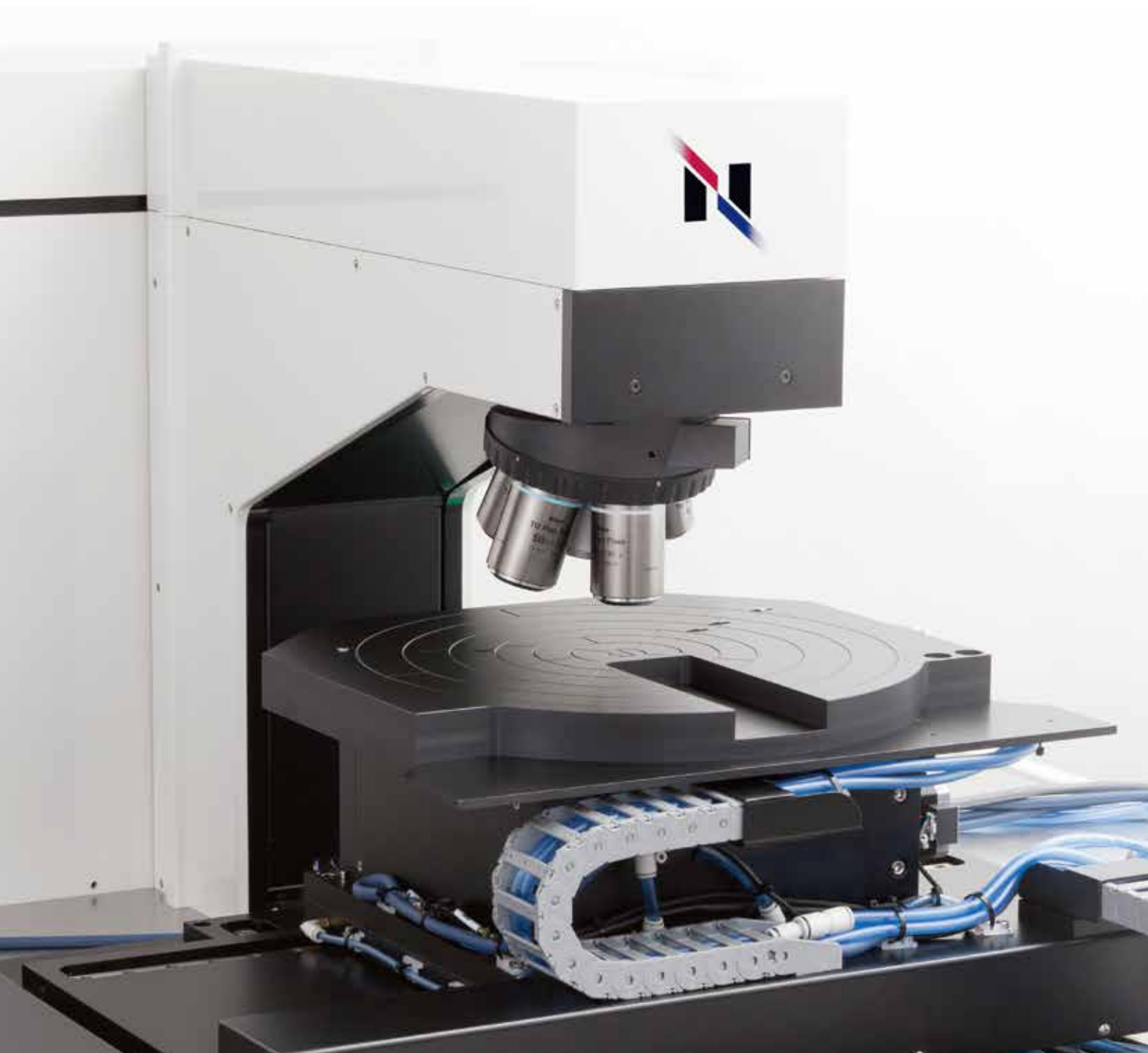

をさらなる高品質へ導く、 ステージ搭載ラマン顕微鏡。

RAMANdrive は、300mm ウエハーステージを搭載した
半導体分析専用のラマン顕微鏡です。

ステージをウエハーの所望の位置へ正確かつスムーズに移動
させ、高性能なラマン分光分析を実現します。

1. ウエハー全面イメージング

最大 300mm までのウエハー全面を超高速にラマンイメージング可能です。
当社独自のユニークなレーザービーム走査とステージ移動を組み合わせ、
短時間で正確に、ウエハー面内のわずかな構造変化を捉えます。

2. ステージナビゲーションシステム

当社独自開発のステージナビゲーションシステムは、ユーザー所有の異物・
欠陥検査装置で取得した座標データを読み込み、サンプル上に存在する
異物や欠陥の座標へ、ステージを正確かつスムーズに電動で移動させます。
サンプルの搜索に時間を割くことなく、分析業務に集中できます。

3. 応力分布を可視化する3D ラマンイメージング

RAMANdrive は優れた共焦点（コンフォーカル）光学系を搭載しており、
高分解能な3Dラマンイメージング分析が可能です。半導体ウエハー中の
応力や結晶多形の分布を、サブミクロンの空間分解能で、明瞭に3Dで
可視化することができます。



前人未到、ウエハー全面のラマンイメージング。

— 300mm ウエハー全体を隅々まで超高速に —

最大 300mm の大口径ウエハーを設置できる専用ステージを搭載。

真空吸着機構により、ウエハーを水平に保ちながら、ステージ上にしっかり固定します。


ステージの可動範囲が広いため、ウエハーの端から端まであらゆる場所を視野中心に

捉え、各口径でウエハーの隅々まで測定できます。装置の特長であるレーザービーム

走査とステージ動作を組み合わせることで、超高速でラマンイメージングができます。

また、ウエハー中央の溝や両端には、ウエハー以外の背の高いサンプルも設置、測定

することができます。

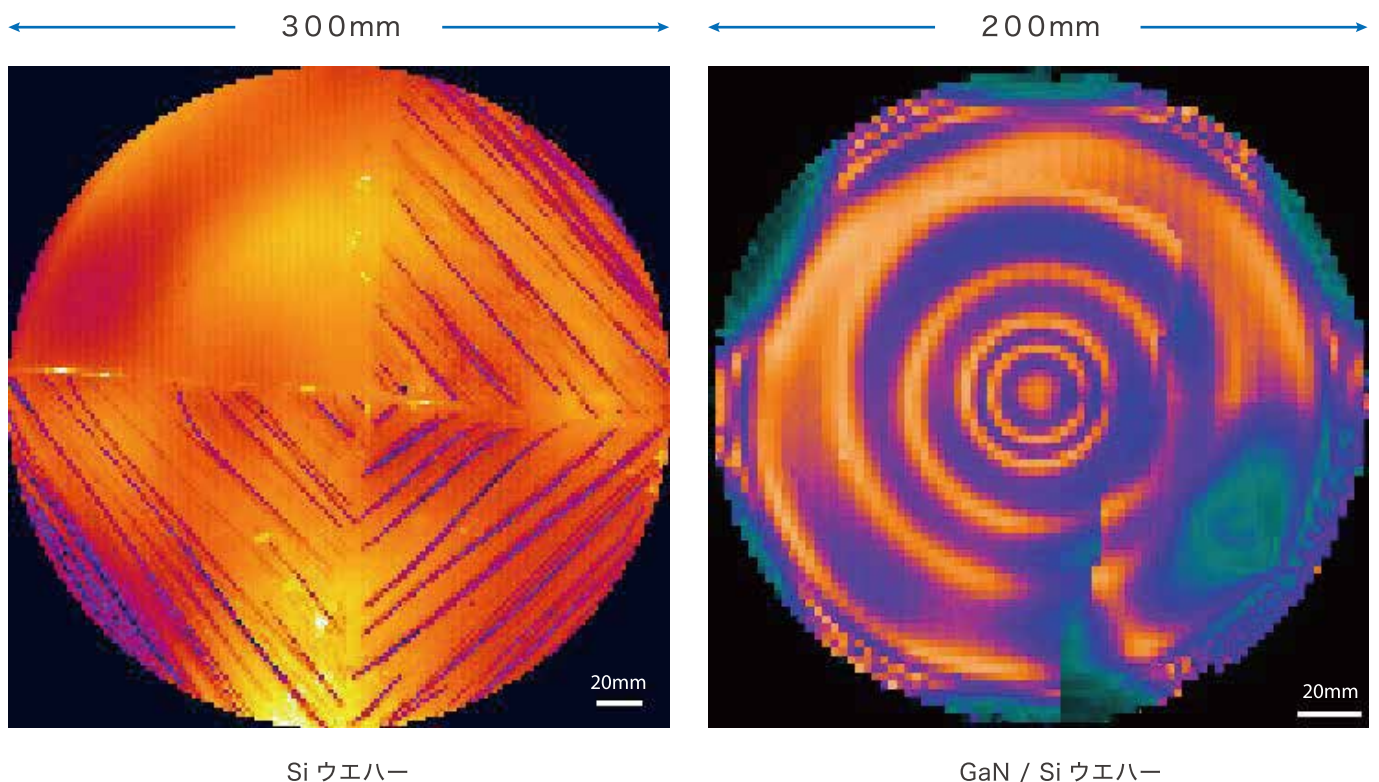



真空吸着機構




ウェハー位置決めピン



背の高いサンプルの測定の様子

ラマンイメージングの常識を変える、AreaFlash 測定

AreaFlash 機能は、試料にライン状にしたレーザーを照射し1 測定における露光中に、ビームスキャンによって高速にレーザーを走査し続けて、平均スペクトルを取得する機能です。短時間でウェハー全体の情報を得たい場合、1 点あたりの露光時間を短くする必要があります。測定点を、点ではなく面領域の平均データ、すなわち AreaFlash 測定に置き換えることで、1 点当たりの測定時間を1/60 以下に短縮できます。

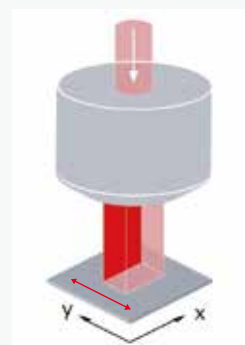




独自開発のステージナビゲーションシステムを搭載。 座標マップを読み込んで、測定ターゲットを確実に視野に捉えます。

測定対象を素早く確実に捉えるステージナビゲーションシステム

ステージナビゲーションシステムは、分析時間を短縮し、分析効率を高めるソフトウェアで、RAMANdriveの最も重要な特長のひとつです。ユーザー所有のインライン異物・欠陥検査装置で取得したウエハーマップデータを読み込み、分析したい異物や欠陥のある場所へ正確かつスムーズにステージを移動させます。


また、座標ファイルを読み込み、多点測定も可能です。読み込むマップデータの種類やナビゲーションウィンドウの仕様など、ご希望に合わせたカスタマイズも可能です。

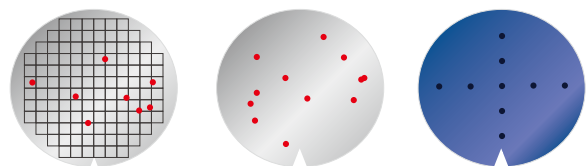

座標ナビゲーション後の測定事例

最高クラスの空間分解能は、スポットサイズよりも小さな粒子の検出感度を飛躍的に高めます。オプションの高品質な暗視野観察機能により 100nm 以下の微小異物の位置を明瞭に確認し、高精度なレーザービーム走査で正確に異物の中心にレーザービームを照射します。S/Nの高いラマンスペクトルが取得できるため、高精度な異物同定が可能です。

暗視野顕微鏡像と、100nm サイズ異物のラマン分光分析

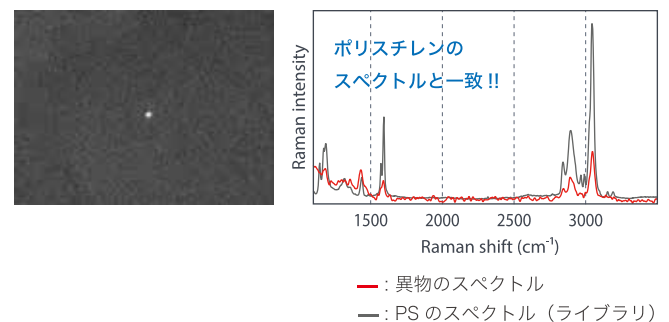





独自開発のライン照明と、最高の空間分解能が実現する、 超高感度かつ超高速なラマンイメージング分析。

ラマンイメージの取得速度を飛躍的に上げるため、レーザービームをライン状に引き伸ばして試料に照射する独自のライン照明技術を開発。試料上のライン状に照射された領域から、同時に400本のラマンスペクトルを検出します。また、高精度のスキヤニングミラーを搭載することで、レーザービーム走査によるイメージングを実現。分析領域を指定したら、ステージを全く動かすことなく、わずか数分のうちに10万画素を超える高精細なラマンイメージを取得できます。

また、高品質な共焦点光学系が搭載されたRAMANdriveは、XYZすべての方向で最高の空間分解能を誇ります。この高い分解能は、100nm以下の微小粒子の検出感度を飛躍的に高めることにも寄与します。優れたスペクトル分解能とピーク位置決め精度は、応力やポリタイプの高精度な分析を可能とします。


独自開発の超高速ラマンイメージングシステム

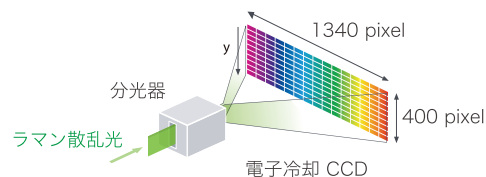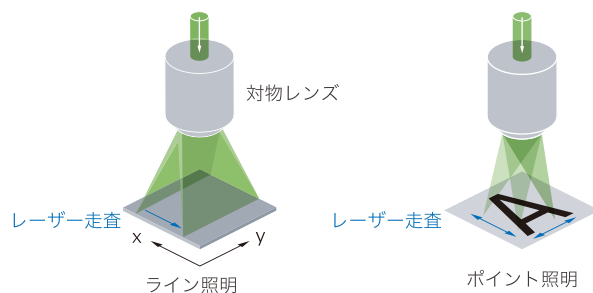

400 スペクトル同時検出システム

最高の空間分解能


蛍光ビーズ (φ200nm) のXYラマン画像とピーク強度プロファイル

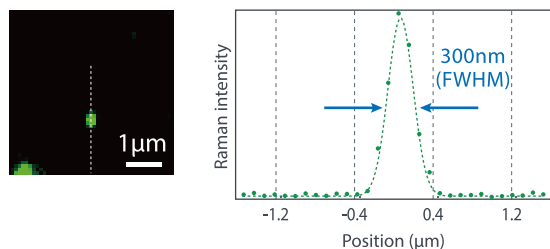

励起波長 | 532 nm
対物レンズ | 100x, NA=0.90


スペクトル分解能とピーク位置決め精度

レイリー散乱光の半値全幅

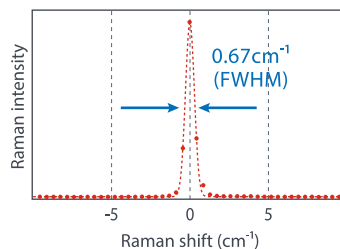

励起波長 | 785 nm
回折格子 | 1200 g/mm

シリコンのラマンピーク位置ヒストグラム

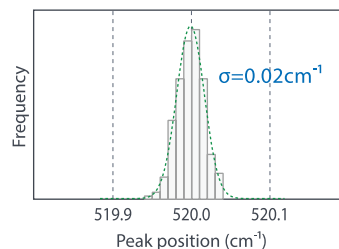


励起波長 | 532 nm
回折格子 | 2400 g/mm

応力分析 - 半導体の性能を左右する

高性能の共焦点光学系が実現する、局所応力の断面・3D イメージング

高性能の共焦点光学系を備えた RAMANdrive なら、SiC、GaN、AlN やダイヤモンドのような透明なサンプルの深さ方向のイメージングが可能です。SiC ウエハー内の応力分布を断層ラマンイメージングしたデータでは、研削傷による応力が、研磨により軽減していることがわかります。一方、下の図は同じ SiC ウエハー研削後の 3D 応力イメージング結果です。3D イメージングにより、非破壊で、応力の大きさや空間分布の可視化ができます。

SiC ウエハー中の応力分布の断層ラマンイメージング

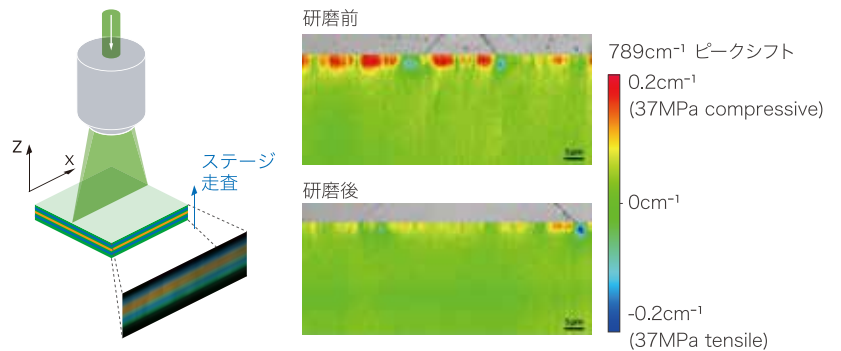


励起波長	532 nm	スペクトル数	20,800 (400×52)
対物レンズ	100x, NA=0.90	測定時間	18 min
回折格子	2400 g/mm		


半導体アプリケーション

半導体材料のラマンスペクトルには、応力やポリティプ、キャリア濃度などの豊富な情報が含まれています。サブミクロンの空間分解能と超高速イメージング技術を組み合わせた 3D ラマンイメージングは、新しい半導体材料の開発を加速し、ウエハーの歩留りや品質の改善をサポートします。

3D 応力分布

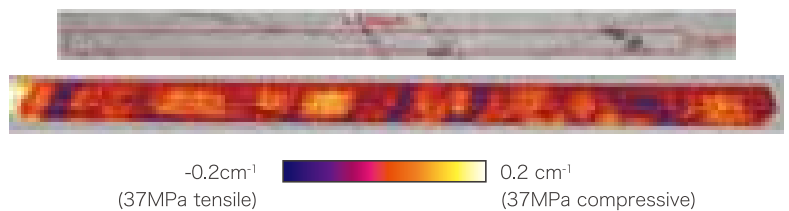


ラマンスペクトルから何が分かる？

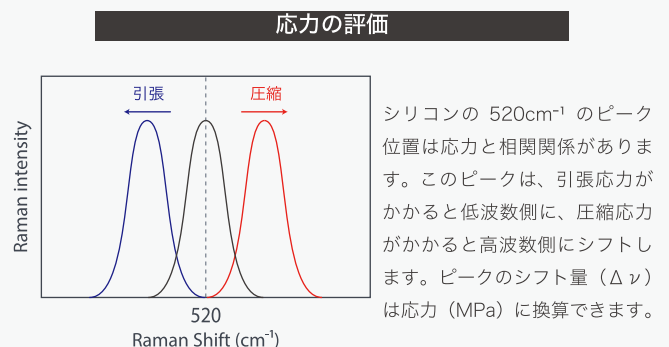

応力の大きさや空間分布を 2D,3D で可視化

理論値限界に迫る高い空間分解能 GaN/Si 界面の 3D 応力分布


右図は、Si 直上に複数の GaN 系薄層を形成したウエハーの、GaN 系薄層と Si 基板界面の 3D 応力分布です。数十 nm の極薄層も含むため、XYZ ともに 100nm ステップでマッピングしました。高い共焦点性により、Si 基板上の GaN 系薄層に存在する結晶欠陥由来の応力分布をサブミクロンスケールで捉えています。

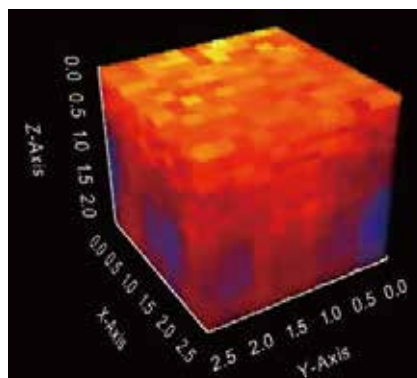

GaN/Si 界面の 3D 応力分布

300mm Si ウエハー全面の 応力分布

RAMANdrive なら、高い空間分解能と波数分解能でウエハーの隅々まで分析できます。右図は、3種類の紙やすりで研削した Si ウエハーの応力分布です。研削した部分では、研削傷に沿った局所的な圧縮応力が見られます。

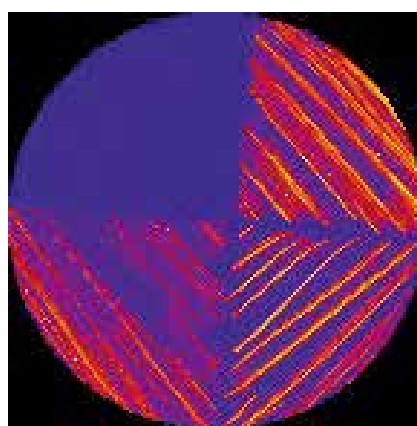

300mm ウエハー全面の応力分布

市販トランジスタパッケージ断面の応力分析

パッケージ内部の半導体チップにも、パッケージ構造やメタル配線などによる応力の影響があります。市販のトランジスタパッケージ断面を鏡面研磨し、ワイヤ接合部の Si 応力分布を評価しました。接合中央部に、局所的な引張応力があることがわかりました。




研磨断面写真




パッケージ断面の Si 応力分布

結晶性の評価

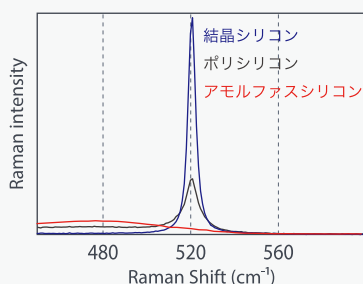


結晶性はラマンピークの半値幅 (FWHM) により評価できます。結晶性が良いと半値幅は狭くなり、悪いと広がります。また、アモルファスシリコンは、低波数側にあるブロードなピークで区別することができます。

キャリア濃度の評価

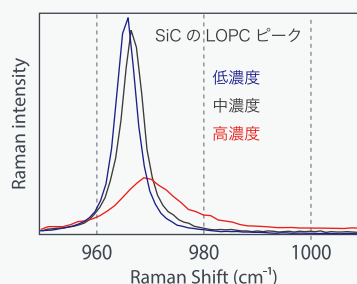

ラマンピークの形状から、キャリア濃度が評価できます。キャリア濃度が増加すると、ラマン縦光学フォノン-プラズモンモードのピーク (LOPC) 位置が高波数側にシフトし、形状は非対称にブロードになります。

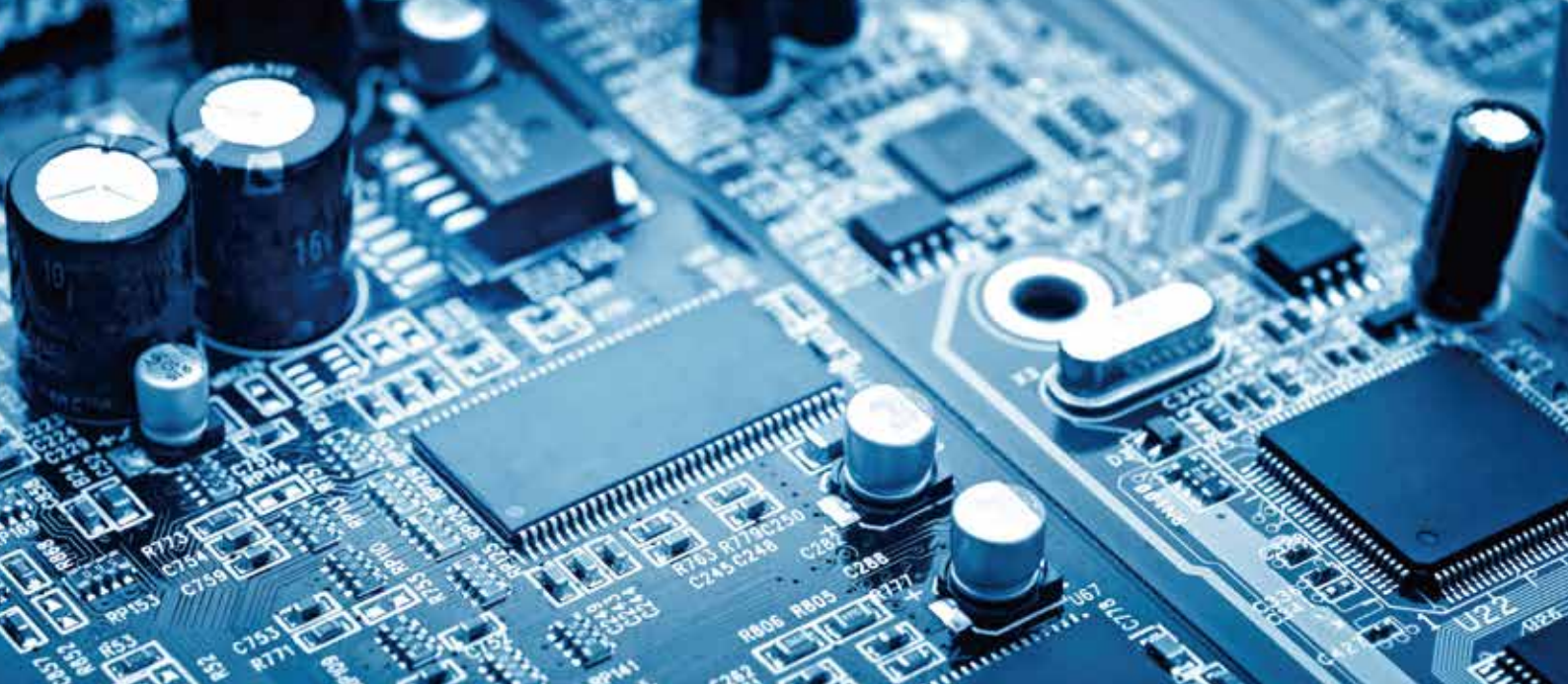


半導体の品質を高めるラマンイメージング分析

－ 結晶形・結晶性・キャリア濃度など、あらゆる視点で分析 －

4 インチ SiC ウエハー全面の結晶多形と応力評価

ウエハー全面の結晶多形の分布画像です。このウエハーのポリタイプは 4H ですが、ウエハーの左上から弧を描くように、15R,6H の 2 種類の異なるポリタイプが分布していることがわかります。ポリタイプの違いはラマンスペクトルから同定しました。特定の座標位置に移動して、さらに 3D イメージングなどの詳細分析を行うことも可能です。

また右図は、同じウエハーにて、16 μm 角の AreaFlash 測定データをつなぎ合わせてマッピングした応力イメージです。776 cm^{-1} ラマンピークシフト位置でプロットしました。左側外周付近の異なるポリタイプが成長している領域の基板は圧縮応力、中央部は引っ張り応力が分布していることがわかります。

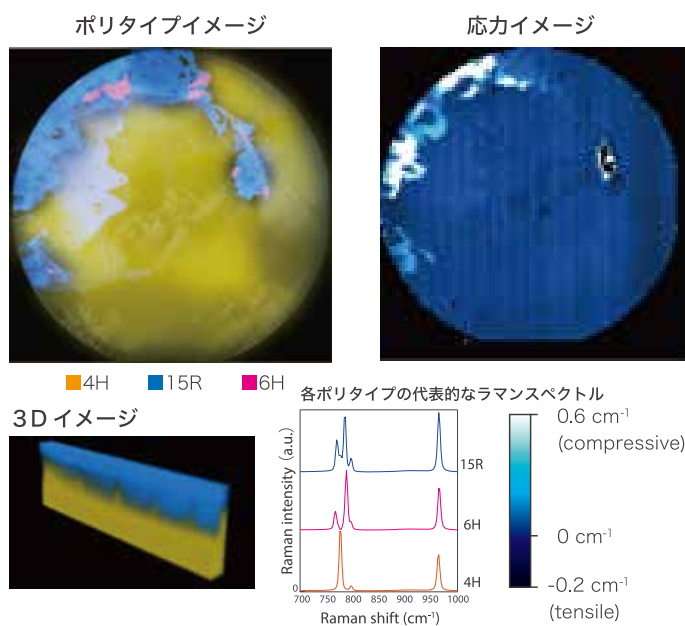


ポリシリコンの結晶性イメージング

ラマンピークの半値幅 (FWHM) から結晶性のよし悪しわかります。ポリシリコン基板の平面イメージングにより、結晶性の分布がわかります。また断層イメージングにより、非破壊で、結晶性の深さ方向の分布がわかります。


光学顕微鏡像



FWHM イメージング (平面)

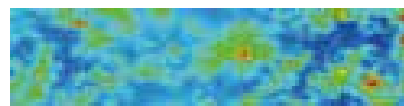


FWHM イメージング (断層)

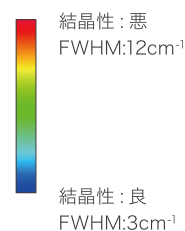

3 インチ SiC ウエハーのキャリア濃度分布

極端にキャリア濃度を変えた 3 種類の 3 インチ SiC ウエハーのラマンイメージです。960cm⁻¹ 付近の LOPC ピークの位置でイメージングを行いました。SiC ウエハーは目視でシミのようなのが見えますが、これは、キャリア濃度が周辺の基板より高濃度であるためです。

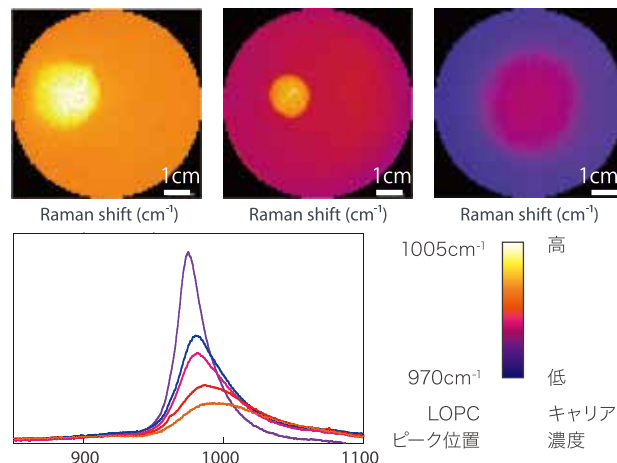

UV 励起によるフォトルミネッセンスイメージングとラマンイメージング


フォトルミネッセンス(PL)イメージングは、GaNの発光特性やワイドギャップ半導体の欠陥、不純物の分布評価に広く用いられています。オプションの波長325nmのUVレーザーを使えば、In組成やサイズが異なるInGaNドットや、GaNなどワイドギャップ半導体材料のPLスペクトルを検出できます。また、UVレーザーは侵入長が浅いため、試料の最表面の分析にも有効です。

励起波長	325 nm	スペクトル数	2,500 (50×50)
対物レンズ	40x, NA=0.50	測定時間	34 min
回折格子	300 g/mm		

InGaN 層のフォトルミネッセンス (PL) イメージング




励起波長325nmを用いたSiC最表面における応力分布のラマンイメージング

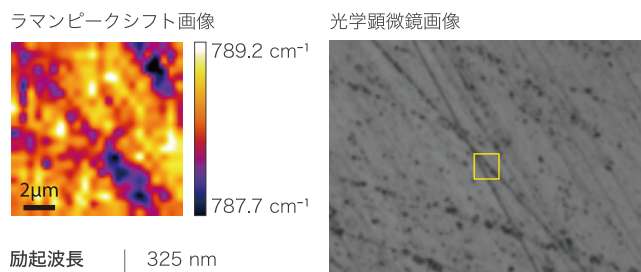

励起波長	325 nm
対物レンズ	40x, NA=0.50

InGaNおよびInGaNドットの代表的な室温 PL スペクトル

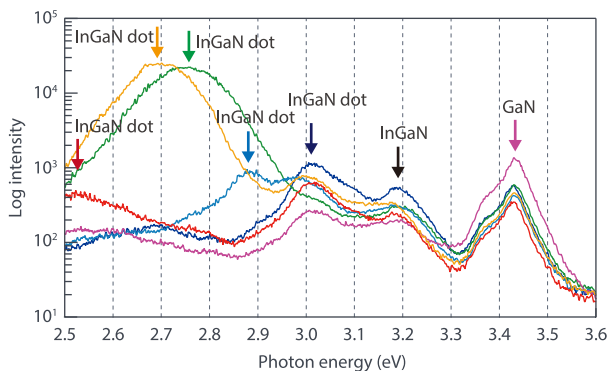


本サンプルは、東北大学 金属材料研究所 松岡研究室様よりご提供いただきました。

1cm 角 SiC 上グラフェンのラマンイメージ

グラフェンの層数は G バンドと 2D バンドの各ピークの強度比から推定できます。1 cm 角の SiC 上グラフェンのラマンイメージングを、ライン照明(左)と AreaFlash(右)でそれぞれ測定を行い、G バンドと 2D バンドの強度比で表示しました。ライン照明測定では、わずかな強度比の差を捉えることができます。一方、AreaFlash 測定では、短時間に領域内の特長を捉えることができます。

多層グラフェンのラマンイメージング

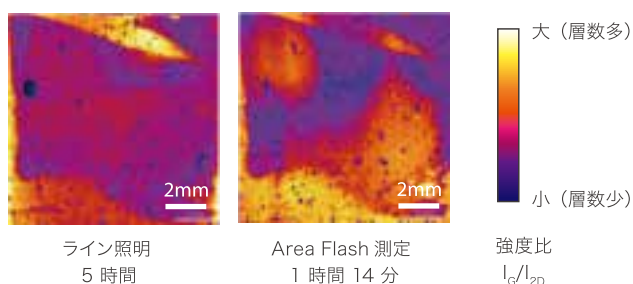

※カラーバーのレンジは若干異なります。

本サンプルは徳島大学 永瀬雅夫先生、大野恭秀先生よりご提供いただきました。

主な性能

	主な性能
空間分解能 (X / Y / Z)	500 nm / 350nm / 1000 nm (@レーザー波長 532 nm, 100x 0.90NA)
スペクトル測定範囲	100 cm ⁻¹ ~ (オプション : 50 cm ⁻¹ ~)
スペクトル分解能 (FWHM)	0.9 cm ⁻¹ (@785 nm, 1200 g/mm)
スペクトルピクセル分解能	0.4 cm ⁻¹ /pixel (@785 nm, 1200 g/mm)
ピーク位置決め精度	0.1 cm ⁻¹ (@532 nm, 2400 g/mm)

主な仕様


	主な仕様
レーザー波長	266 nm、325 nm、355 nm (ポイント照明のみ) 405 nm、457 nm、488 nm、532 nm、633 nm、671 nm、785 nm ほか
レーザー照射方式	ポイント照明 / ライン照明、レーザー強度は 200 段階以上に可変
分光器の焦点距離	550 mm
回折格子	150、300、600、1200、1800、2400、3600 g/mm から最大3枚を選択
検出器	超高感度電子冷却 CCD 1340 × 400 画素 (ピーク量子効率 98%)

オプション	
	- データベース - 高精度ピークシフト測定機能 - 冷却加熱ステージ - 低波数ラマンスペクトル測定機能 - 暗視野観察機能 - クリーンルーム対応

本体寸法と質量

サイズ (W × H × D)	1276 × 1350 × 1320 mm (除振台含む)
質量	390 kg (除振台含む)

本製品はクラス 1 レーザー製品です (JIS C6802:2014)

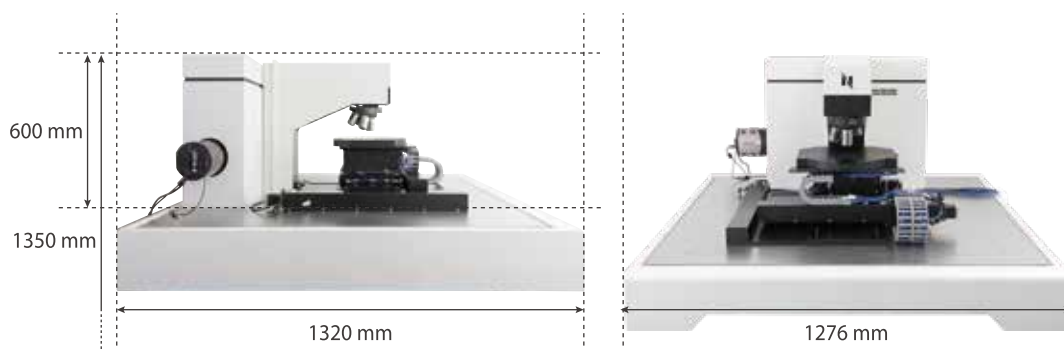

ナノフoton株式会社

■東京ショールーム
〒105-0003 東京都港区西新橋 3-6-10
マストライフ西新橋 403
TEL : 03-6432-4881

■大阪ショールーム / R&D センター
〒562-0036 大阪府箕面市船場西 3-1-7 ICC ビル 1F
TEL : 072-736-9181
E-mail : info@nanophoton.jp

記載されている内容、外観、および仕様は予告なく変更される場合があります。